

### Преимущества капсулонаполняющей машины ProFill:

Производительность машины на 35 % выше, чем у аналогов

Полностью укомплектована для работы на выбранном размере капсулы. Сменные форматные части для перехода на другой размер капсул

Точность наполнения +/-5-7%

В комплект поставки входит удобный подпрессовщик порошка на 50 капсул и рамка для наполнения

Все части машины изготовлены из нержавеющей стали и анодированного алюминия, что соответствует требованиям GMP.

Возможность наполнения капсул двумя формами продукта. Устройство для наполнения капсул таблетками

Простота в использовании

Опции: устройство для наполнения таблетками/пеллетами, рамка для порошка с устройством наполнения на 100 капсул, набор для обслуживания



### PROFILL СМЕННЫЕ ФОРМАТНЫЕ ЧАСТИ



Сменные форматные части заказываются отдельно и позволяют работать на одной машине ProFill с тремя различными размерами капсул. Сменные форматные части легко устанавливаются и не требуют настройки

\*Примечание: Для размера капсул #1 возможны два варианта исполнения машины:


- "1 L" возможность установки форматных частей для капсул 00 и 0
- "1 S" возможность установки форматных частей для капсул 2 и 3

PROFILL для размера капсул

Возможность работы с другими размерами капсул

|     |   |        |
|-----|---|--------|
| 000 | → | Нет    |
| 00  | → | 0 и 1  |
| 0   | → | 00 и 1 |
| 1 L | → | 00 и 0 |
| 1 S | → | 2 и 3  |
| 2   | → | 1 и 3  |
| 3   | → | 1 и 2  |
| 4   | → | 5      |
| 5   | → | 4      |

Диск с видеоинструкцией

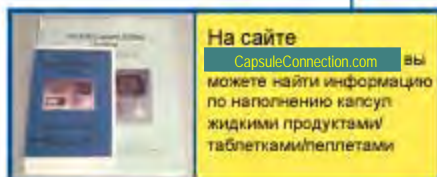

Представитель:



Capsule Connection, LLC

309 Bloom Place

Prescott, AZ 86303

Toll-Free: 1-866-416-0291

Email: [info@CapsuleConnection.com](mailto:info@CapsuleConnection.com)

[www.CapsuleConnection.com](http://www.CapsuleConnection.com)



1. Загрузите 50+ капсул в Ориентатор, распределите капсулы по ячейкам



2. Поднимите рамку и удалите лишние капсулы.



3. Откройте пластину для закрытия и установите Ориентатор на Наполняющее устройство в положение "I"



4. Нажмите на подвижную пластину Ориентатора, капсулы передаются в наполняющее устройство



5. Снимите Ориентатор. Капсулы заполнили каждый второй ряд



6. Для наполнения оставшихся ячеек повторите процедуру 1-4 установив Ориентатор в положение "II"



7. Закройте пластину для закрытия капсул и закройте замок. Переместите рукоятку запирающего устройства для фиксации тел капсул в наполняющем устройстве



8. Для открытия капсул поднимите верхнюю пластину устройства наполнения капсул. После открытия капсул переместите рукоятку запирающего устройства в исходное положение, освободив тела капсул



9. Установите рамку для порошка и высыпьте заранее подготовленную навеску продукта



10. Используйте лопатку для равномерного наполнения капсул. Переместите остатки порошка на накопитель



11. Используйте подпрессовщик порошка для равномерного заполнения капсул. После того, как все капсулы наполнены, снимите рамку для порошка



12. Установите верхнюю пластину на устройство наполнения. Для закрытия капсул сожмите верхнюю и нижнюю пластины.



Двойное наполнение

Устройство наполнения таблетками устанавливается на наполняющее устройство после открытия капсул.



Набор для технического обслуживания

Набор включает в себя все необходимые инструменты для чистки машины и расходные части